

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny  
we Wrocławiu  
**Laboratorium Kontroli Jakości Leków**

ul. Klecińska 125, 54-413 Wrocław  
tel. 71 798 57 35 , fax. 71 798 57 36

## **INSTRUKCJA**

### **przygotowanie szafki aseptycznej do pracy**

#### **Sposób postępowania:**

1. Usunąć z szafki wszystkie urządzenia (wagi), materiały pomocnicze, substancje.
2. Wnętrze szafki (blat, ścianki boczne, sufit) zmyć wodą z detergentem używając gąbki (nie używać do mycia ligniny, waty, tkanin ponieważ mogą pozostawiać na mytej powierzchni włókna).
3. Gąbką zwilżoną wodą destylowaną usunąć pozostałości środka zmywającego.
4. Przetrzeć lub spryskać (wnętrze szafki ścianki boczne, blat, sufit) środkiem dezynfekcyjnym np. Virkon, 2% Sterinol, 70% etanol.
5. Powierzchnie szklane, lampę UV przetrzeć 70% etanolem. Szafki pozbawione lampy UV spryskać wewnątrz środkiem dezynfekcyjnym w aerozolu np. Microzid lub Septanal.
6. Wstawić do szafki co najmniej 10cm od szyby frontowej wyjąłowane materiały, sprzęt pomocniczy, wagę przetartą środkiem dezynfekującym.
7. Włączyć lampę UV i nawiew jałowego powietrza na 30 min.
8. Po 30 min wyłączyć lampę i przy włączonym nawiewie przystąpić do pracy.